

**Дистиллятор специализированный
напольный 5л/ч**

UD-5000



Инструкция по эксплуатации

Паспорт



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ulab.nt-rt.ru || эл. почта: ubl@nt-rt.ru

I. Перед использованием

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали оборудование торговой марки ULAB. Для более эффективного и безопасного использования нашего оборудования, пожалуйста, прочтите эту инструкцию до того, как начнете его использовать. Использование оборудования с нарушением правил эксплуатации, приведенных в этой инструкции, может привести к его неправильной работе и к возникновению угрозы Вашей безопасности.

II. Назначение и область применения

Дистиллятор специализированный напольный UD-5000 предназначен для получения дистиллированной воды в условиях нехватки воды и электроэнергии.

Прибор используется в различных областях медицины, научной и производственной сферах.

III. Условия эксплуатации

Прибор не должен быть подвержен воздействию вибрации и агрессивных паров.

Температура окружающего воздуха, °C	от +4 до +40
Относительная влажность воздуха, %	до 85
Напряжение электрической сети, В	~220 ±10
Частота электрической сети, Гц	50±10
Атмосферное давление, кПа	86~106

IV. Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Номинальная мощность	3.5 кВт
Расход воды	5 л/ч
Потребление воды	7:10
Используемая вода	Водопроводная вода


V. Комплект поставки

Дистиллятор специализированный напольный	1 шт.
Шланг	1 шт.
Соединительное устройство	1 шт.
Емкость для воды	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.

VI. Особенности прибора

- Высокая степень автоматизации: в случае нехватки воды или отключения электричества, осуществляется автоматический набор воды в емкость, после заполнения емкости, происходит автоматическая остановка работы прибора;
- Передовая система охлаждения;
- Энергосбережение;

VII. Конструкция прибора

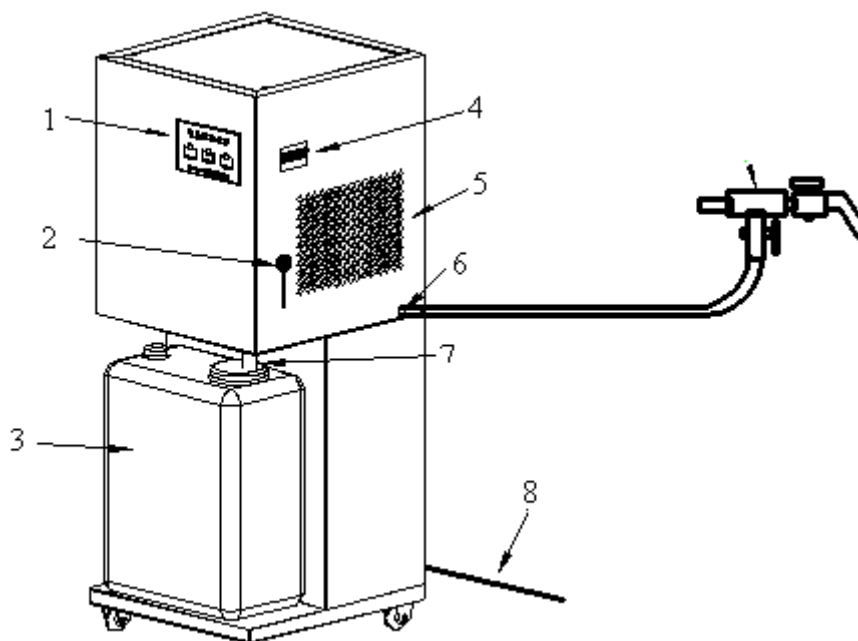

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Индикаторы; | 5. Вентиляция; |
| 2. Рычаг подачи воды; | 6. Отверстие для подачи воды; |
| 3. Емкость для набора воды; | 7. Отверстие для набора воды; |
| 4. Тумблер электропитания; | 8. Сетевой кабель; |

VIII. Эксплуатация прибора

1. Подключите соединительное устройство к крану, затем соедините их с прибором с помощью шланга (4*7);
2. Вставьте сетевой кабель в розетку, откройте водопроводный кран;
3. Включите тумблер электропитания, заполните емкость до уровня отверстия для набора воды. Отрегулируйте рычаг для подачи воды, поместите шланг в емкость на 30мм (в противном случае после того как емкость наполнится, автоматическая остановка не будет выполнена). Откройте электромагнитный клапан, чтобы

заполнить испарительный бак. После того как емкость будет наполнена, электромагнитный клапан закроется автоматически. Нагревательная трубка и вентилятор будут работать в течение 15 минут, после чего произойдет подача дистиллированной воды в емкость. Жидкость в испарительном баке начнет уменьшаться, как только вода достигнет определенного уровня, при этом нагревательная трубка и вентилятор перестанут работать. Откройте электромагнитный клапан, чтобы выполнить подачу воды в емкость, прибор вернется в нормальный режим работы. После того как емкость для хранения воды будет заполнена, прибор остановится, отключится автоматический выключатель. Извлеките шланг для набора воды, замените емкость, вставьте шланг в емкость на 30 мм. Нажмите черную клавишу, расположенную на автоматическом выключателе. Включите автоматический выключатель, после чего можно приступить к работе с прибором.

4. По завершении, отключите кран подачи воды и автоматический выключатель, отключите прибор от источника питания. Дождитесь, пока вода в испарительном баке не охладится, после чего слейте воду.

ВНИМАНИЕ: Если прибор используется впервые, внимательно следите за его работой. Следует использовать дистиллированную воду, только после перегонки в течение 24 часов.

IX. Правила техники безопасности

- Перед включением устройства в сеть убедитесь в отсутствии механических повреждений шнура электропитания и других элементов.
- По способу защиты человека от поражения электрическим током дистиллятор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0;
- При работе с дистиллятором должны соблюдаться: «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённые Госэнергонадзором и требованиями ГОСТ 12.2.007.0;
- К работе с дистиллятором должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию, обученные правилам техники безопасности и изучившие данную инструкцию по эксплуатации;
- Прибор должен быть надежно заземлен;
- Прибор должен находиться вдали от источников электромагнитных помех;
- Напряжение источника питания должно соответствовать требованиям эксплуатации прибора;
- Прибор должен располагаться на устойчивой, ровной поверхности.

Х. Правила хранения и транспортировки

В течение гарантийного срока хранения изделие должно храниться в упаковке предприятия при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности до 80%. Хранение прибора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от +10 до +35°C и относительной влажности до 80%.

Дистиллятор может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в диапазоне температур от -40 до +50°C и относительной влажности не более 95%.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.ulab.nt-rt.ru || эл. почта: ubl@nt-rt.ru